

Z **BioTox™** kitom lahko detektirate ostanke čistil in dezinfekcijskih sredstev na površinah in CIP sistemih v industriji in zdravstvenih ustanovah s **SystemSURE** luminometrom.

BioTox™ kit je v dveh velikostih:

- Večje pakiranje 6 x 24 testov
- Manjše pakiranje 10 x 4 testov

BioTox™ kit vsebuje:


- Lyophilized *Vibrio Fischer* bakterije
- Reagent Diluent
- Kivete
- Brisi



BioTox™ kit se hrani pri -18 °C.

BioTox™ kit ima rok uporabe minimalno 6 mesecev ob primernem rokovanju in hranjenju.

Izvedba testa:

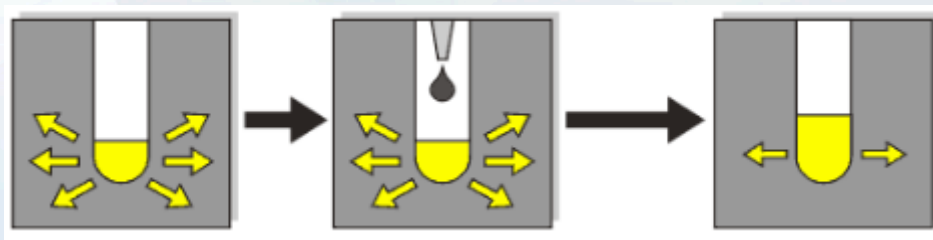

Meritev

Dodajanje
vzorca

Inkubacija 5 min
na sobni temp.

Meritev

Interpretacija rezultata:

- vrednost za izmerjeni vzorec relativna inhibicija (INH%) pod 20% površina je čista, kar pomeni, da ni ostankov čistil ali dezinfekcijskih sredstev.
- vrednost za izmerjeni vzorec relativna inhibicija (INH%) med 20% - 50% na površini so majhne koncentracije ostankov čistil ali dezinfekcijskih sredstev.
- vrednost za izmerjeni vzorec relativna inhibicija (INH%) nad 50% na površini so visoki ostanki čistil ali dezinfekcijskih sredstev.