

RIDA[®]COUNT GOJIŠČA: DODATNA OPREMA

RIDA[®]COUNT gojišča so v obliki ploščic in so že predpripravljena gojišča, ki vam omogočajo najučinkovitejši in najbolj zanesljiv nadzor higiene v vaši ustanovi. Skupaj z dodatno opremo podjetja **R-Biopharm** vam nudijo točne, hitre in zanesljive rezultate.

Dodatna oprema:

- > Pri jemanju t.i. suhih odtisov s površin potrebujete še 1 ml fiziološke raztopine in mini inkubator, v katerem inkubirate gojišča 24 - 48 h, odvisno od parametra



- > Pri razporejanju raztopin in vzorcev na gojišča, potrebujete pipete s fiksnim volumnom (50 µl, 100 µl, 150 µl, 1000 µl)



- > Pri določevanju več parametrov za eno samo kritično točko pa priporočamo uporabo brisa PRO-Media ST 25. Z brisom, ki je Predovlažen in vsebuje raztopljen PBS pufer, enostavno pobrišete po površini, ga vstavite nazaj v tubico, odprete poseben gumbek na vrhu tubice in kapnete po 1 ml raztopine na RIDA[®]COUNT ploščico. Bris vsebuje 10 ml raztopine, kar pomeni, da lahko z njim določite do 10 različnih parametrov na eno samo kitično točko!





ROKOVANJE Z RIDA[®]COUNT PLOŠČICAMI

RIDA[®]COUNT gojišče (ploščico) vzamemo iz vrečke, v kateri so ta pakirana po 10 in to v 10-tih vrečkah v škatli, kar pomeni, da 1 škatla vsebuje 100 gojišč istega parametra.

Ustrezno pripravljen vzorec kapnemo na gojišče...



...ali vzamemo suhi odtis s površine ali kljuke; upogljiva podlaga omogoča tudi to...

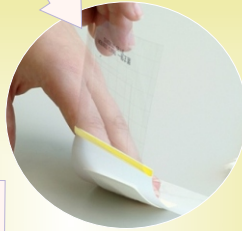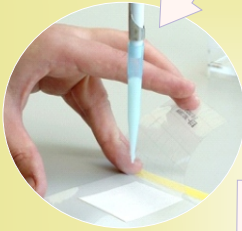

...dodamo še 1 ml fiziološke raztopine, pokrijemo s pokrovno folijo in damo v inkubator za 24-48 ur pri 35-37°C - odvisno od parametra in...



...odčitamo rezultat s pomočjo mreže v cm²

