



Hitri barvni testi za določanje ostankov proteinov na površinah. Primerni za živilsko predelovalno industrijo, podjetja, ki se ukvarjajo s cateringom, bolnišnice in druge ustanove.

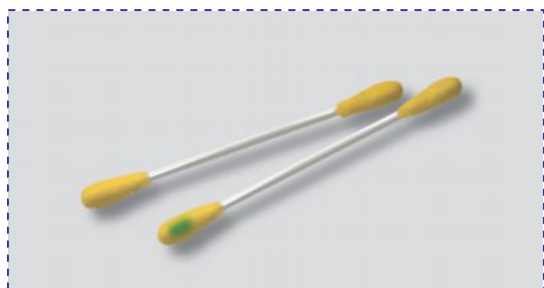

Prednosti **RIDA®CHECK** brisov:

- \* Enostavna uporaba
- \* Limit detekcije ( LOD) 20 µg
- \* Ni potrebna dodatna oprema za odčitavanje rezultatov
- \* Rezultat v nekaj sekundah
- \* Detekcija ostankov nizkih koncentracij proteinov
- \* Uporabni v HACCP sistemih
- \* Primerni za živilsko-predelovalno industrijo, catering, bolnišnice, zdravstvene ustanove, itd.

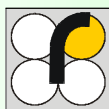

## Izvedba testa:

1



► Na označenem mestu odpakirate RIDA®CHECK bris.

2




► Odstranite folijo z brisa katerega boste uporabili, drugi konec brisa, katerega ne boste uporabili folijo ne odstranite.

3



► Pobrišete površino ( 4,5 cm X 4,5 cm) z RIDA®CHECK brisom – Test 1.

4

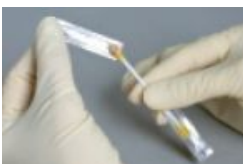

► Na uporabljen del brisa vstavite prej odstranjeno folijo.

5



► Uporabite drugi del brisa, odstranite folijo, vzamete bris po površini ( 4,5cm X 4,5 cm) – Test 2

Interpretacijska barva skala:



**Čisto**

**Meja**

**Rahla kontaminacija**

**Kontaminacija**