

Lumitester™ PD-30 & LuciPac™ Pen

Nevidljivi zagađivači otkriveni bilo gde, bilo kada, od strane bilo koga za 10-ak sekundi


Visoke performanse se postižu sa ATP + AMP detekcijom

Karakteristike:

- ✓ Instrument koji staje na dlan
- ✓ Detekcija do 1-ega femtomoa ATP-ja + AMP
- ✓ Na svakom testnom planu može uštedeti i do 4000 kontrolnih tačaka
- ✓ Alfnumerički prikaz na ekranu
- ✓ Čuva 2000 rezultata
- ✓ Rezultat za 10-ak sekundi
- ✓ Automatska kalibracija kada se uključi aparat
- ✓ Napaja se 2 AA baterijama
- ✓ Povezuje se sa računarom
- ✓ Dimenzije: 65x175x32 mm /težina : 235 g
- ✓ Priložen je program za obradu podataka
- ✓ LuciPac Pen je kompletan bris sa stabilnim enzimom u tečnom stanju za uzimanje briseva sa površine. Rezultati se očitavaju sa aparaturom Lumitester PD-30.
- ✓ Komplet pruža tačna i ponovljiva merenja.
- ✓ Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje.
- ✓ Pogodan za upotrebu u restoranima ikuhinjama, prehrambenim postrojenjima, bolnicama, školama,...




MODE	Level 1	Level 2	Object
1	1500	3000	Worker A hands and
2	1500	3000	Worker B hands and
3	1500	3000	Worker C hands and
4	1500	3000	Worker D hands and
5	0500	1000	Refrigerator A han
6	0500	1000	Refrigerator B han
7	0500	1000	Refrigerator C han
8	0500	1000	Refrigerator D han
9	0500	1000	Doorknob A
10	0500	1000	Doorknob B
11	0500	1000	Doorknob C
12	0500	1000	Doorknob D
13	0500	1000	Faucet A handle
14	0500	1000	Faucet B handle
15	0500	1000	Faucet C handle

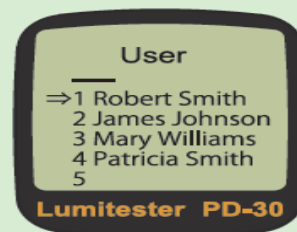

Zastupnik i distributer: **V.I.A. Beograd ogranak**, Milana Vujaklije 17, 11077 Beograd,

Tel.: +381 (0)11 22 83 024, Fax: +381 (0)11 77 02 419, E-pošta: viabg@viams.net, www.viams.net

Izvođenje testa:

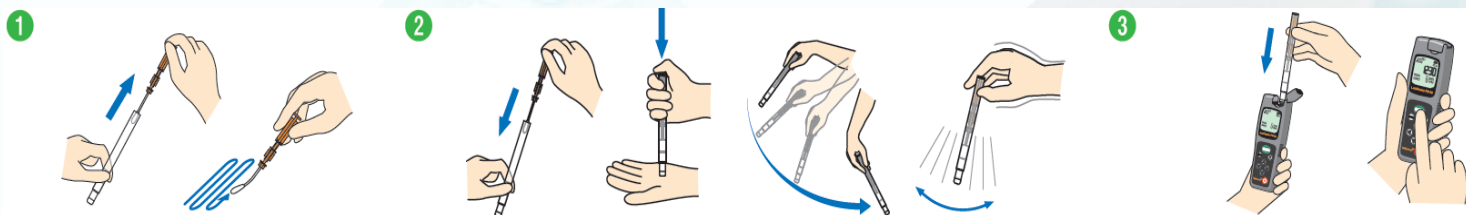

1. Navlažite vatirani deo brisa LuciPac Pen. Sa navlaženim brisom uzmite bris sa površine.

2. Bris stavite nazad u nosač brisa LuciPac Pen. Potisnite bris do krajnje tačke nosača brisa. Protresite bris.

3. Bris LuciPac Pen stavite u mernu komoru instrumenta PD-30. Pritisnete „ENTER“ i Luminotester će započeti izvođenje analize. Rezultat posle 10-ak sekundi.



Restorani & kuhinje

Prehrambena postrojenja

Svest o značaju higijene

LuciPac Pen (Product Code: 60331)

Pakovanje	20 briseva u aluminijumskoj ambalaži; 5 ambalaža predstavlja 1 komplet (100 briseva)
Materijal	Polypropylene
Rok upotrebe	14 meseci od datuma proizvodnje
Skladištenje	2-8 °C 14 dana na 25°C (ako je pakovanje otvoreno) 5 dni na 30°C (ako je pakovanje otvoreno)