

# Lumitester™ PD-30 & LuciPac™ Pen

Nevidni onesneževalci odkriti kjerkoli, kadarkoli, od kogarkoli v 10 –tih sekundah



Visoka zmogljivost dosežena  
z ATP + AMP detekcijo

## Lastnosti:


- ✓ Dlančni instrument
- ✓ Zaznavnost – detekcija do 1-ega femtomoa ATP-ja + AMP
- ✓ Na vsakem testnem planu lahko shranite do 4000 kontrolnih točk
- ✓ Alfnumerični prikaz na zaslonu
- ✓ Shrani 2000 rezultatov
- ✓ Rezultat v 10 – ih sekundah
- ✓ Avtomatska kalibracija ob vključitvi aparata
- ✓ Delovanje z 2 AA baterijama
- ✓ Povezava z računalnikom
- ✓ Dimenzije: 65x175x32 mm /teža : 235 g
- ✓ Priložen je program za obdelavo podatkov
- ✓ LuciPac Pen je kompletan bris s stabilnim encimom v tekočem stanju za jemanje brisov s površin. Rezultati se odčitavajo z aparaturom Lumitester PD-30.
- ✓ Komplet zagotavlja natančne in ponovljive meritve.
- ✓ Rok trajanja: 12 mesecev od datuma proizvodnje.
- ✓ Primeren za uporabo v restavracijah&kuhinjah,živilsko predelovalnih obratih, bolnišnicah, šolah ozaveščanju higiene ...



MODE	Level 1	Level 2	Object
✓ 1	1500	3000	Worker A hands and
✓ 2	1500	3000	Worker B hands and
✓ 3	1500	3000	Worker C hands and
✓ 4	1500	3000	Worker D hands and
✓ 5	0500	1000	Refrigerator A han
✓ 6	0500	1000	Refrigerator B han
✓ 7	0500	1000	Refrigerator C han
✓ 8	0500	1000	Refrigerator D han
✓ 9	0500	1000	Doorknob A
✓ 10	0500	1000	Doorknob B
✓ 11	0500	1000	Doorknob C
✓ 12	0500	1000	Doorknob D
✓ 13	0500	1000	Faucet A handle
✓ 14	0500	1000	Faucet B handle
✓ 15	0500	1000	Faucet C handle

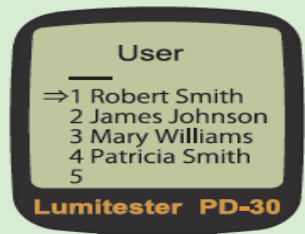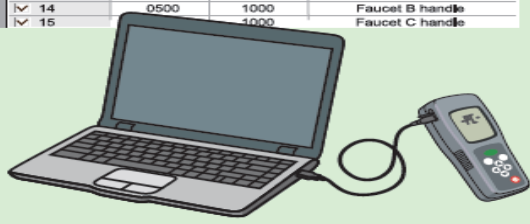

Izvedba testa:

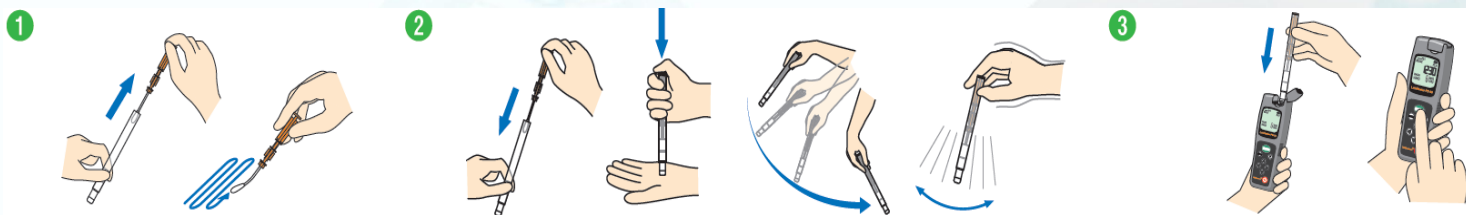

1. Navlažite vatirano palčko/bris LuciPac Pen. Z navlaženo palčko/briso vzamite bris.

2. Bris vztavite nazaj v nosilec brisa LuciPac Pen. Potisnite bris do skrajne točke nosilca brisa. Pretresite bris.

3. Bris LuciPac Pen vstavite v merilno komoro instrumenta PD-30. Pritisnete „ENTER“ in Luminotester bo začel z izvajanjem analize. Rezultat po 10 sekundah.



*Restavracije & kuhinje*

*Živilsko predelovalni obrati*

*Ozaveščenost o pomenu higiene*

**LuciPac Pen (Product Code: 60331)**

Pakiranje	20 palčk/briso v aluminijasti embalaži; 5 embalaž predstavlja 1 komplet ( 100 briso )
Materijal	Polypropylene
Rok uporabe	12 mesecev od datuma proizvodnje
Hraniti	2-8 °C 14 dni na 25°C ( če paket ni odpret ) 5 dni na 30°C če paket ni odpret )