


RIDA®CHECK

Art. No. R1091, R1092

Brzi test za kontrolu higijene temeljen na određivanju proteina i reakcije u boji. Idealan za trgovine, klaonice, trgovine brze hrane, pogone za preradu hrane, restorane, bolnice, domove zdravlja....

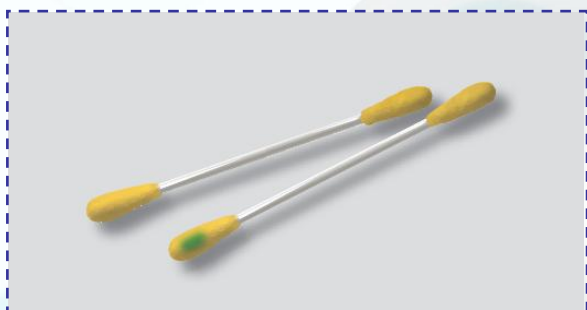

Prednosti **RIDA®CHECK** briseva:

- * Jednostavna upotreba
- * Limit detekcije (LOD) 20 µg proteina
- * Jednostavno očitavanje rezultata
- * Rezultati u nekoliko sekundi
- * Detekcija ostatka niskih koncentracija proteina
- * Upotrebljivo u provođenju HACCP sistema

RIDA®CHECK

Art. No. R1091, R1092

Izvođenje testa:

1



Na označenom mjestu otvorite ambalažu RIDA@CHECK brisa.

2




Odstranite foliju sa brisa kojeg ćete upotrijebiti, ostavite foliju na drugom kraju brisa kojeg još nećete upotrijebiti.

3



Uzmite bris površine (4,5 cm X 4,5 cm) sa RIDA@CHECK brisom – Test 1.

4

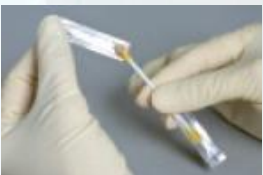

Na upotrijebljeni dio brisa stavite prethodno odstranjenu foliju.

5



Drugi dio brisa upotrijebite u roku od sat vremena. Odstranite foliju i uzmite bris sa površine (4,5cm X 4,5 cm) – Test 2

Očitavanje rezultata:

INTERPRETACIJSKA SKALA BOJA

	ČISTO
	GRANIČNO PODRUČJE
	BLAGA KONTAMINACIJA
	KONTAMINACIJA